


Modelo CB 170 | Incubadoras de CO₂ con esterilización por aire caliente y sensor de CO₂ con esterilización térmica

La serie CB de BINDER es idónea para todas las aplicaciones de incubación delicadas y garantiza el mejor crecimiento celular. Además, gracias a su amplio abanico de opciones y accesorios, las incubadoras de BINDER también permiten realizar cultivos complejos o ambientes de crecimiento individuales bajo condiciones hipóxicas.

VENTAJAS

- Máximo espacio útil con la mínima superficie y un buen manejo
- Riesgo mínimo de contaminación gracias a la esterilización total por aire caliente
- Interior higiénico y sin ventilador, de fácil limpieza
- Valores de pH estables gracias a la tecnología de sensores de CO₂ por infrarrojos sin deriva
- Evaporación del medio reducida al mínimo gracias a la alta humedad y rápido tiempo de recuperación

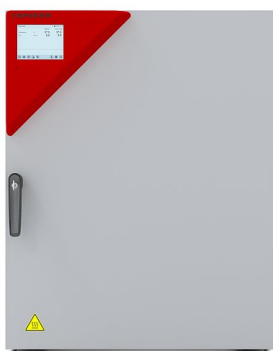

Modelo CB 170



Modelo CB 170

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Rango de temperatura: desde 4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C
- Rango de humedad: de 90 hasta 95 % h.r.
- Rango de regulación de CO₂: 0-20 % vol. CO₂
- Rango de regulación de O₂: 0,2-20 % vol. O₂ para variantes del modelo con regulación de O₂
- Rango de regulación de O₂ alternativo: 10-95 % vol. O₂, opción para variantes del modelo con regulación de O₂
- Rango de regulación de la humedad: 50-95 % h.r. para variantes del modelo con humidificación activa
- Concepto anticontaminación probado con esterilización por aire caliente a 180 °C
- Sensor de CO₂ esterilizable por aire caliente con tecnología de infrarrojos
- Tobera de mezcla de gas de CO₂ con efecto Venturi
- Controlador de pantalla táctil de manejo intuitivo
- Registro interno de datos de medición e interfaz USB legible con formato abierto
- Sistema de humidificación optimizado de doble bandeja con protección antirrocío
- Capacidad interior ampliada a 170 litros ocupando el mismo espacio (en comparación con el modelo anterior)
- Altura de apilado de solo 1,80 m para un buen manejo del equipo superior
- Sistema de autodiagnóstico Fail Safe CO₂ para proteger el pH de los cultivos celulares
- Sistema DuoDoor™: puerta exterior y puerta de cristal con apertura en un solo movimiento
- Manilla de puerta con llave
- Interfaz de ordenador: Ethernet
- Contacto de alarma sin voltaje
- Puerta interior estanca de vidrio de seguridad (ESG)
- 3 bandejas perforadas de acero inoxidable
- Equipos apilables mediante adaptador de apilado

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Volumen interior [L]	Tensión nominal	Modelo	Variante del modelo	N.º de art.
170	200...240 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	CB170-230V	9040-0131
		con regulación de O ₂	CB150-230V-O	9040-0132
		con humidificación activa	CB170-230V-F	9040-0133
		con regulación de O ₂ 0,2-20 % y humidificación activa	CB170-230V-OF	9040-0134
	100...120 V 1~ 50/60 Hz	Estándar	CB170UL-120V	9040-0139
		con regulación de O ₂	CB170UL-120V-O	9040-0140
		con humidificación activa	CB170UL-120V-F	9040-0141
		con regulación de O ₂ 0,2-20 % y humidificación activa	CB170UL-120V-OF	9040-0142

DATOS TÉCNICOS (Variante del modelo 1-4 de 8)

Descripción	CB170-230V ¹	CB150-230V-O ¹	CB170-230V-F ¹	CB170-230V-OF ¹
Número de artículo	9040-0131	9040-0132	9040-0133	9040-0134
Datos técnicos temperatura				
Rango de temperatura 4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta	60			
Rango de temperatura 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta		60	60	60
Desviación de temperatura ambiente a 37 °C [± K]	0,3	0,4	0,4	0,4
Fluctuación de la temperatura a 37 °C [± K]	0,1	0,1	0,1	0,1
Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 37 °C [min]	6	6	6	6
Datos técnicos clima				
Rango de humedad [% h. r.]	90...95	90...95		
Rango de humedad con humidificación activa [% h. r.]			50...95	50...95
Datos de CO₂				
Rango de CO ₂ [Vol.-% CO ₂]	0...20	0...20	0...20	0...20
Tecnología de medición de CO ₂	IR	IR	IR	IR
CO ₂ Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 5 % vol. CO ₂ [min]	5	5	5	5
Datos de O₂				
Rango de regulación de O ₂ estándar: rango O ₂ [Vol.-% O ₂]		0,2...20		0,2...20
Rangos de regulación de O ₂ mediante opción: rango de O ₂ [Vol.-% O ₂]		10...95		10...95
O ₂ Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 5 % vol. O ₂ [min]		10		12
Datos eléctricos				
Tensión nominal [V]	200...240	200...240	200...240	200...240
Frecuencia de red [Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia nominal [kW]	1,4	1,4	1,4	1,4
Fusible del equipo [A]	10	10	10	10
Fase (tensión nominal)	1~	1~	1~	1~

1 Todos los datos técnicos son válidos exclusivamente para equipos sin carga con equipamiento estándar a una temperatura ambiente de 22 ± 3 °C y una fluctuación de la tensión de red del ±10%. Los datos de temperatura se han calculado según el estándar de fábrica BINDER y la norma DIN 12880:2007, basándose en las distancias a la pared recomendadas del 10% de la altura, la anchura y el fondo de la cámara interior. Todos los datos corresponden a los valores medios de equipos de serie. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Descripción	CB170-230V ¹	CB150-230V-O ¹	CB170-230V-F ¹	CB170-230V-OF ¹
Número de artículo	9040-0131	9040-0132	9040-0133	9040-0134
Dimensiones				
Volumen interior [L]	170	170	170	170
Peso neto del equipo (vacío) [kg]	98	98	95	95
Carga total máxima [kg]	30	30	30	30
Carga máxima por bandeja [kg]	10	10	10	10
Distancia a la pared trasera [mm]	100	100	100	100
Distancia a la pared lateral [mm]	50	50	50	50
Dimensiones interiores				
Anchura [mm]	560	560	560	560
Altura [mm]	600	600	600	600
Fondo [mm]	505	505	505	505
Puertas				
Puertas interiores	1	1	1	1
Puertas exteriores	1	1	1	1
Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones				
Anchura neto [mm]	680	680	680	680
Altura neto [mm]	870	870	870	870
Fondo neto [mm]	715	715	715	715
Datos de relevancia medioambiental				
Consumo energético a 37 °C [Wh/h]	55	55	55	55
Nivel de presión acústica [dB(A)]	41	41	41	41
Estructuras				
Cantidad de bandejas (est./máx.)	3/6	3/6	3/6	3/6

1 Todos los datos técnicos son válidos exclusivamente para equipos sin carga con equipamiento estándar a una temperatura ambiente de 22 ± 3 °C y una fluctuación de la tensión de red del $\pm 10\%$. Los datos de temperatura se han calculado según el estándar de fábrica BINDER y la norma DIN 12880:2007, basándose en las distancias a la pared recomendadas del 10% de la altura, la anchura y el fondo de la cámara interior. Todos los datos corresponden a los valores medios de equipos de serie. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

DATOS TÉCNICOS (Variante del modelo 5-8 de 8)


Descripción	CB170UL-120V ¹	CB170UL-120V-O ¹	CB170UL-120V-F ¹	CB170UL-120V-OF ¹
Número de artículo	9040-0139	9040-0140	9040-0141	9040-0142
Datos técnicos temperatura				
Rango de temperatura 4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta	60			
Rango de temperatura 6 °C por encima de la temperatura ambiente hasta		60	60	60
Desviación de temperatura ambiente a 37 °C [\pm K]	0,3	0,4	0,4	0,4
Fluctuación de la temperatura a 37 °C [\pm K]	0,1	0,1	0,1	0,1
Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 37 °C [min]	6	6	6	6
Datos técnicos clima				
Rango de humedad [% h. r.]	90...95	90...95		
Rango de humedad con humidificación activa [% h. r.]			50...95	50...95

1 Todos los datos técnicos son válidos exclusivamente para equipos sin carga con equipamiento estándar a una temperatura ambiente de 22 ± 3 °C y una fluctuación de la tensión de red del $\pm 10\%$. Los datos de temperatura se han calculado según el estándar de fábrica BINDER y la norma DIN 12880:2007, basándose en las distancias a la pared recomendadas del 10% de la altura, la anchura y el fondo de la cámara interior. Todos los datos corresponden a los valores medios de equipos de serie. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Descripción	CB170UL-120V ¹	CB170UL-120V-O ¹	CB170UL-120V-F ¹	CB170UL-120V-OF ¹
Número de artículo	9040-0139	9040-0140	9040-0141	9040-0142
Datos de CO₂				
Rango de CO ₂ [Vol.-% CO ₂]	0...20	0...20	0...20	0...20
Tecnología de medición de CO ₂	IR	IR	IR	IR
CO ₂ Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 5 % vol. CO ₂ [min]	5	5	5	5
Datos de O₂				
Rango de regulación de O ₂ estándar: rango O ₂ [Vol.-% O ₂]		0,2...20		0,2...20
Rangos de regulación de O ₂ mediante opción: rango de O ₂ [Vol.-% O ₂]		10...95		10...95
O ₂ Tiempo de recuperación tras 30 s con la puerta abierta a 5 % vol. O ₂ [min]		10		12
Datos eléctricos				
Tensión nominal [V]	100...120	100...120	100...120	100...120
Frecuencia de red [Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60
Potencia nominal [kW]	1,4	1,4	1,4	1,4
Fusible del equipo [A]	16	16	16	16
Fase (tensión nominal)	1~	1~	1~	1~
Dimensiones				
Volumen interior [L]	170	170	170	170
Peso neto del equipo (vacío) [kg]	98	98	95	95
Carga total máxima [kg]	30	30	30	30
Carga máxima por bandeja [kg]	10	10	10	10
Distancia a la pared trasera [mm]	100	100	100	100
Distancia a la pared lateral [mm]	50	50	50	50
Dimensiones interiores				
Anchura [mm]	560	560	560	560
Altura [mm]	600	600	600	600
Fondo [mm]	505	505	505	505
Puertas				
Puertas interiores	1	1	1	1
Puertas exteriores	1	1	1	1
Dimensiones exteriores sin componentes y conexiones				
Anchura neto [mm]	680	680	680	680
Altura neto [mm]	870	870	870	870
Fondo neto [mm]	715	715	715	715
Datos de relevancia medioambiental				
Consumo energético a 37 °C [Wh/h]	55	55	55	55
Nivel de presión acústica [dB(A)]	41	41	41	41
Estructuras				
Cantidad de bandejas (est./máx.)	3/6	3/6	3/6	3/6

1 Todos los datos técnicos son válidos exclusivamente para equipos sin carga con equipamiento estándar a una temperatura ambiente de 22 ± 3 °C y una fluctuación de la tensión de red del $\pm 10\%$. Los datos de temperatura se han calculado según el estándar de fábrica BINDER y la norma DIN 12880:2007, basándose en las distancias a la pared recomendadas del 10% de la altura, la anchura y el fondo de la cámara interior. Todos los datos corresponden a los valores medios de equipos de serie. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.

DIMENSIONES INCL. COMPONENTES Y CONEXIONES [MM]

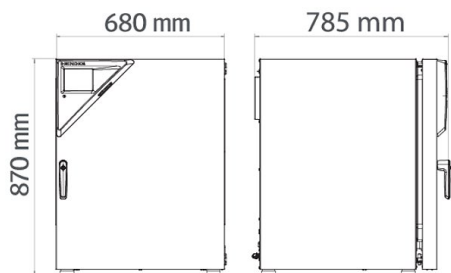

OPCIONES

Denominación	Descripción	*	N.º de art.
Acceso rápido a las muestras	Una ventana de visión (13 x 25 cm) en la puerta interior para un acceso rápido		
	tope de puerta a la derecha	-	8012-1883
	tope de puerta izquierda (incl. opción ope de puerta, izquierda), Modelo 120 V	-	8012-1890
	tope de puerta izquierda (incl. opción ope de puerta, izquierda), Modelo 230 V	-	8012-1884
Ampliación del certificado de calibración	para temperatura, para ampliar la medición en el centro del espacio útil a otra temperatura de comprobación	-	8012-1113
Certificado de calibración de O ₂	para variantes del modelo con regulación de O ₂ , un punto de medición en el centro del espacio útil, con un valor porcentual especificado de O ₂	-	8012-0229
Certificado de calibración de temperatura	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 15-18 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	-	8012-1571
	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 27 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	-	8012-1592
	Medición de temperatura ambiente incluido certificado, 9 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	-	8012-1550
	para temperatura, medición en el centro del espacio útil de la cámara con la temperatura de comprobación especificada	-	8012-1132
Certificado de calibración de temperatura y CO ₂	para temperatura y CO ₂ , medición de temperatura en el centro del espacio útil de la cámara/medición de CO ₂ con gas de prueba a 37 °C y con el 5 % de CO ₂	-	8012-1235
Conducto para corriente	8 polos para baja tensión con conector hembra LEMO (con posibilidad de cierre) y conector macho LEMO (máx. 24 V - 2 A)	-	8012-1848
Conjunto CELLROLL	sistema de ruedas modular ampliable para el cultivo de células, para 4 botellas rodantes	-	8012-1885
Puerta interior, dividida	Puerta interior dividida en 6		
	tope de puerta a la derecha	-	8012-1844
	tope de puerta izquierda (incl. opción ope de puerta, izquierda), Modelo 120 V	-	8012-1889
	tope de puerta izquierda (incl. opción ope de puerta, izquierda), Modelo 230 V	-	8012-1880
Puerto de acceso con tapón de silicona	atrás		
	30 mm	01	8012-1390
	derecha		
	30 mm	01	8012-1392
	izquierda		
	30 mm	01	8012-1391
Rango de ajuste O ₂	alternativo al rango estándar, para la regulación de concentraciones de O ₂ entre un 10 y un 95 % vol. solo en combinación con regulación de O ₂	-	9418-0207
Salida analógica 4-20 mA	para valores de temperatura y CO ₂ (salidas no ajustables)	02	8012-1839
	para valores de temperatura y CO ₂ (salidas no ajustables), para variantes del modelo con regulación de O ₂	02	8012-1840
Tope de puerta, izquierda	Puerta exterior y puerta interior estándar de cristal con tope de puerta a la izquierda	-	8012-1881

* Indicaciones › última página de la hoja de especificaciones

ACCESORIOS

Denominación	Descripción	*	N.º de art.
Adaptador de apilado	para el apilado con aislamiento térmico de dos incubadoras de CO ₂ de BINDER	-	9051-0035
Adaptadores interiores de cobre	Kit compuesto por 3 bandejas (cobre) y un recipiente de agua (encobrado), más información.	-	8012-1918
Agitador „Professional“	Agitador y control equipados con conectores LEMO, exclusivo para CB con paso de corriente, 100 – 240 V, 50/60 Hz	-	8012-1772
Agitador „Universal“	Agitador y control unidos con cable de cinta, aplicación universal, 100 – 240 V, 50/60 Hz	-	8012-1771
Almohadillas de goma	antideslizantes, kit para las patas del equipo	-	8012-0702
APT-COM™ 4 BASIC-Edition	para la realización de grabaciones y documentación con hasta 5 equipos conectados en red. Versión 4, edición BASIC	19	9053-0039
APT-COM™ 4 GLP-Edition	para trabajar en condiciones conformes con las BPL. La documentación de los valores de medición se realiza de acuerdo con los requisitos de las directivas de la FDA 21CFR11, mediante una manipulación segura. Versión 4, edición BLP	19	9053-0042
APT-COM™ 4 PROFESSIONAL-Edition	administración sencilla de equipos y usuarios basados en la edición BASIC. Apto para la interconexión en red de hasta 100 equipos. Versión 4, edición PROFESSIONAL	19	9053-0040
Bandeja perforada	Acero inoxidable para puerta interior dividida Acero inoxidable, dividido	-	6004-0137 8012-1888
Bastidor para apilado	estable y sin vibraciones, con ruedas y freno de estacionamiento para el apilado seguro de dos equipos de la serie CB con dispositivo de calzado	-	9051-0040
Bastidores inferiores	el bastidor inferior equipado con ruedas sirve para colocar y nivelar de forma segura una incubadora de CO ₂ de BINDER	-	9051-0028
Cambiador de botellas de gas	externo, BINDER Gas Supply Service para la conexión de 2 botellas de gas (CO ₂ , N ₂ o O ₂), con alarma óptica y acústica, así como con salida de alarma sin voltaje	-	8012-0408
Documentación de calificación	Documentos IQ/OQ, documentación complementaria para la validación por parte del cliente, compuesta por: listas de comprobación IQ/OQ incl. instrucciones de calibración y documentación detallada de los equipos; parámetros: temperatura, CO ₂ , O ₂ , presión, en función del equipo		
	Digital en formato PDF	-	7057-0001
	Impresos en la carpeta	-	7007-0001
	Documentos IQ/OQ, documentación complementaria para la validación por parte del cliente, según los requisitos del cliente, ampliación de la carpeta de carpeta de calificación IQ/OQ con el capítulo PQ; parámetros: temperatura, CO ₂ , O ₂ , o presión, en función del equipo		
Kit de conexión para botellas de gas	Digital en formato PDF	-	7057-0005
	Impresos en la carpeta	-	7007-0005
	para CO ₂ , compuesto por un reductor de presión de botella con piezas de conexión y manguera de 5 m	-	8012-0014
	para N ₂ , compuesto por un reductor de presión de botella con piezas de conexión y manguera de 5 m	-	8012-0016
	para O ₂ , compuesto por un reductor de presión de botella con piezas de conexión y manguera de 5 m	-	8012-0015
Kit de suministro de agua para humidificación activa	Kit con 12 bolsas flexibles, tubo de peristalsis, conectores y filtros finos para gas para variante del modelo con humidificación activa	-	8009-1058
	Kit con 3 bolsas flexibles, tubo de peristalsis, conectores y filtros finos para gas para variante del modelo con humidificación activa	-	8009-1083
Limpiador neutro	intenso, para la eliminación delicada de restos de suciedad; volumen de llenado: 1 kg	-	1002-0016

* Indicaciones › última página de la hoja de especificaciones

SERVICIOS

Denominación	Descripción	*	N.º de art.
Servicios de instalación			
Instrucción sobre el equipo	Instrucción en cuanto a las funciones del equipo, su manejo y programación del regulador	18	DL10-0500
Puesta en marcha del equipo	Desembalaje del equipo, instalación, acoplamiento a las conexiones existentes y comprobación del funcionamiento	13, 18	DL10-0100
Servicios de mantenimiento			
Mantenimiento	Comprobación del funcionamiento de todos los componentes eléctricos y mecánicos, calibración breve, documentación en el plan de mantenimiento	14, 18	DL20-0400
Servicios de calibración			
Calibración de CO ₂	incluido certificado, medición de CO ₂ con gas de prueba analizado al 5 % o un valor especificado	14, 16, 17, 18	DL30-0401
Calibración de O ₂	Calibración de O ₂ , incluido certificado, un punto de medición en el centro del espacio útil, con un valor porcentual especificado de O ₂	14, 16, 17, 18	DL30-0402
Calibración de temperatura	Ampliación - incluido certificado, cada punto de medición adicional en el centro del espacio útil, a una temperatura de comprobación especificada	14, 16, 17, 18	DL30-0102
	Calibración de la temperatura con 1 punto de medición en el centro del espacio útil, a una temperatura de comprobación predeterminada, incluido certificado	14, 16, 17, 18	DL30-0101
Medición de temperatura ambiental, 18 puntos de medición	incluido certificado, 18 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	14, 16, 17, 18	DL30-0118
Medición de temperatura ambiental, 27 puntos de medición	incluido certificado, 27 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	14, 16, 17, 18	DL30-0127
Medición de temperatura ambiental, 9 puntos de medición	incluido certificado, 9 puntos de medición a la temperatura de comprobación especificada	14, 16, 17, 18	DL30-0109
Servicios de validación			
Aplicación de la IQ/OQ	Aplicación de la IQ/OQ según la carpeta de calificación	15, 18	DL41-0200
Aplicación de la IQ/OQ/PQ	Aplicación de la IQ/OQ/PQ según la carpeta de calificación	15, 18	DL44-0500
Servicios de garantía			
Ampliación de la garantía de 2 a 3 años	a partir de la fecha de entrega, excluidas las piezas de desgaste	-	DL02-1041
Ampliación de la garantía de 2 a 5 años	a partir de la fecha de entrega, excluidas las piezas de desgaste	-	DL02-1042

* Indicaciones › última página de la hoja de especificaciones

INDICACIONES

- 01 En la zona del puerto de acceso puede generarse condensación.
En las posiciones especiales de los puertos de acceso se prevé un aumento.
- 02 Se suprime el carácter UL al usar esta opción.
- 03 Solo resiste un máximo de 200 °C.
- 04 Solo para equipos de 230 V.
- 07 La entrada de calor adicional puede influir en el comportamiento de la temperatura.
- 09 No es compatible con la opción de puerto de acceso, puerta con ventana e iluminación interior.
- 10 No es posible para equipos de 23 litros.
- 11 No es posible para equipos de 23 y 53 litros.
- 12 Solo para equipos de 230 V / 400 V.
- 13 Los trabajos de instalación y conexión se realizan en el lugar de uso del equipo, el transporte dentro de la empresa solo se realiza previo acuerdo.
- 14 Le recomendamos un contrato de servicio BINDER para la inspección, calibración y validación del equipo.
- 15 OQ según el libro amarillo = documentación de validación de fábrica cumplimentada con todas las listas de control OQ.
- 16 La calibración de los sensores se realiza en un laboratorio de calibración acreditado.
- 17 La calibración se realiza según el estándar de fábrica de BINDER.
- 18 Los precios indicados no incluyen los gastos de desplazamiento. Puede consultar los gastos de desplazamiento para su campo de aplicación en el capítulo Servicio BINDER.
Para aplicaciones en Suiza, a todos los precios de servicios indicados es preciso añadirles un recargo local (a petición).
- 19 Consulte el capítulo de la documentación del proceso para más información sobre otros accesorios.

BINDER GmbH
Tuttlingen, (Alemania)
TEL +49 7462 2005 0
FAX +49 7462 2005 100
info@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Asia Pacific (Hong Kong) Ltd.
Kowloon, Hong Kong, R.P. China
TEL +852 39070500
FAX +852 39070507
asia@binder-world.com
www.binder-world.com

Representative Office for CIS
Moscú (Rusia)
TEL +7 495 988 15 16
FAX +7 495 988 15 17
russia@binder-world.com
www.binder-world.ru

BINDER Environmental Testing
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Shanghái, R.P. China
TEL +86 21 685 808 25
FAX +86 21 685 808 29
china@binder-world.com
www.binder-world.com

BINDER Inc.
Bohemia, Nueva York (EE. UU.)
TEL +1 631 224 4340
FAX +1 631 224 4354
usa@binder-world.com
www.binder-world.us